

Neveres i congeladors

- Cal fer-ne un manteniment, una neteja i una desinfecció sistemàtica.
- No s’hi han d’emmagatzemar cultius de microorganismes patògens per inhalació en recipients que no estiguin convenientment tancats, especialment si la sala té un sistema de circulació d’aire.
- Cal identificar en fitxers, llistes, etc., el contingut del que s’hi emmagatzema i els seus riscos potencials.
- El material potencialment infeccios s’ha de col·locar en tubs, recipients, etc., ben tancats. No s’han d’omplir completament, per evitar que sobreixin per efecte de l’augment de volum després de la congelació.
- Cal descongelar-los periòdicament, netejar-los i desinfectar-los si escau.
- Utilitzeu guants per a manipular-ne el contingut. Si la temperatura és baixa (-70°C o inferior), els guants representen una protecció addicional.