

Ús de pipetes manuals i/o mecàniques

- Està estrictament prohibit pipetejar amb la boca. S'han d'utilitzar sempre sistemes mecànics.
- Les pipetes han de disposar de filtres per reduir la possibilitat de contaminació del sistema.
- Mai s'ha de barrejar un líquid que conté agents infecciosos mitjançant succió i expulsió alternativa amb una pipeta.
- L'expulsió del líquid contingut a la punta de la pipeta s'ha de fer sempre de forma suau i deixant-la relliscar per la paret interna del recipient.
- Les pipetes contaminades s'han de desinfectar per immersió en solució desinfectant el temps indicat abans de reutilitzar-se.
- Els contenidors de residus per a les puntes i pipetes Pasteur utilitzades s'han de situar sempre dins de la CSB i mai fora.