

Ús de xeringues - agulles

- Utilitzar xeringues amb ajust de baioneta per evitar que l'agulla se separi de la xeringa o utilitzar xeringues d'un sol ús amb agulles incorporades.
- Omplir acuradament la xeringa per evitar la formació de bombolles i escuma en el material que s'ha d'injectar.
- Evitar, si és possible, l'ús de xeringues per mesclar líquids infecciosos; en cas d'utilitzar-les, assegurar-se que només la punta de l'agulla penetra en el líquid del recipient.
- Embolicar l'agulla i el tap del recipient amb cotó mullat en desinfectant apropiat abans de retirar l'agulla del tap de cautxú del flascó.
- Expulsar l'excés de líquid i les bombolles de la xeringa mantenint-la verticalment en un cotó amb desinfectant apropiat.
- El material infecciós s'ha de manipular, preferentment, en una CSB.
- Subjectar adequadament els animals que s'han d'injectar per via parental. Les inoculacions per via oral o intranasal s'han de fer amb agulles romes o cànules.
- Eliminar aquest material en contenidors de residus resistents a la perforació.