

Ús de nanses microbiològiques

- Per inocular un cultiu cal fer servir una nansa refredada. L'extrem de la nansa de Kolle ha de tenir un diàmetre màxim de 2-3 mm i estar completament tancat. El filament ha de tenir una longitud màxima de 6 cm per minimitzar les vibracions.
- El risc de formació d'aerosols, en el moment d'esterilitzar la nansa a la flama, es pot evitar fent servir microincineradors elèctrics tancats o bé nanses de plàstic estèrils d'un sol ús.