


PROTOCOL DESTIL·LADORS D'AIGUA

Facultat de Veterinària

Ubicació

Estan situats al final del passadís de la 2a. planta (V0/299) passat la Unitat de microbiologia.

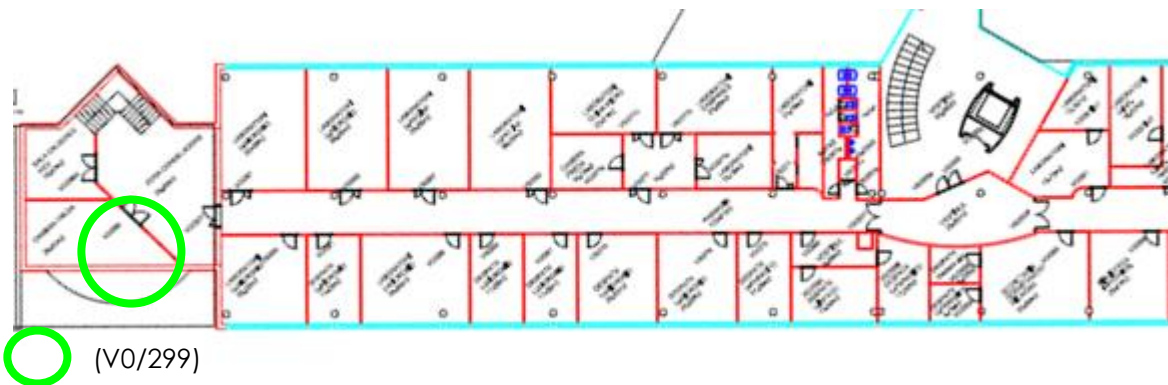

Produeix, a partir de l'aigua potable de la xarxa, aigua descalcificada, aigua desionitzada (destil·lada) tipus 2 i ultrapura (milli-Q)

Responsable destil·lador

Titular. Encarna Bautista. Tlf. 2817/mail encarna.bautista@uab.cat

Suplent. El suplent del titular serà el tècnic del laboratori en torn rotatiu segons l'ordre següent:

Curs	Unitat	telèfon
2019/2020	Agricultura	Ext. 1497
2020/2021	Anatomia	Ext. 1655
2021/2022	Bioquímica	Ext. 1649
2022/2023	Cirurgia	Ext. 1944
2023/2024	Fisiologia	Ext. 1898
2024/2025	Higiene	Ext. 1460
2025/2026	Histologia	Ext. 1597

Posteriorment: Genètica, infeccioses, microbiologia, nutrició, patologia, reproducció i tecnologia.

AIGUA DESCALCIFICADA

Entrant a mà esquerra hi ha la sortida del tub directe del descalcificador.

AIGUA DESIONITZADA (destil.lada tipus II)

Obrir la clau que hi ha al final de la mànega blava del dipòsit, agafar el volum d'aigua desitjat i tornar a tancar.

Important!

Encara que veieu que el llum del dipòsit està apagat, sí que funciona.



Per saber el nivell d'aigua del dipòsit mireu aquí a la pantalla del equip "ELIX 15"



Si està per sota del 15 % de la seva capacitat no agafeu aigua fins que estigui més del 20 %, ja que l'aparell "milli-q" s'alimenta d'aquest dipòsit també.

AIGUA ULTRAPURA "MILLI-Q"

1. Treure la tapa blava que hi ha al final del filtre (1)
2. Presionar el dispensador fins agafar el volum d'aigua desitjat (2)

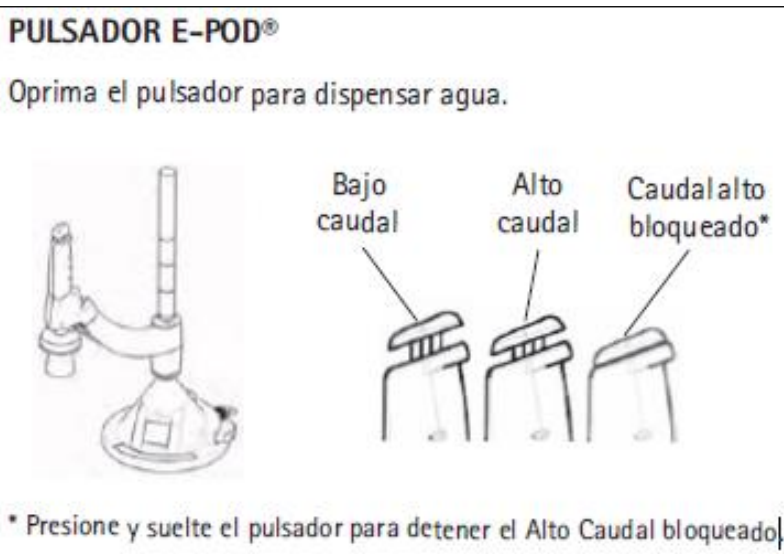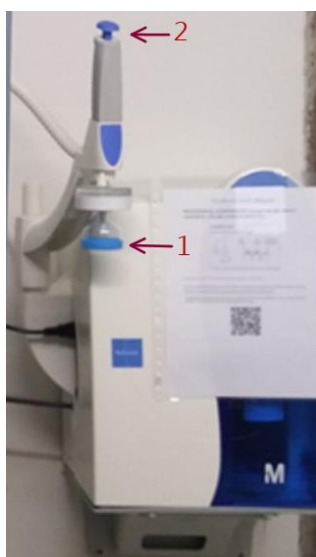

Normes d'ús

Una vegada heu agafat el volum d'aigua desitjat, caldrà apuntar els litres i el tipus d'aigua seguint les instruccions següents.

- Accedir al formulari web: <https://veterinariavirtual.uab.cat/portal/aigua/m/> o bé accedir mitjançant el vostre mòbil amb el codi QR i omplir les dades.



Responsabilitats del responsable de la instal·lació d'aigua destil·lada

- Fer el manteniment (canvi de filtres, desinfecció, etc.)
- Informar de les normes i canvis que es puguin produir als usuaris.

Responsabilitats del usuari/productors (laboratoris Facultat)

- Complir i vigilar que es compleixin les normes establertes.
- Deixar la instal·lació en les mateixes condicions, recollir els possibles vessaments.
- Apuntar els litres al formulari web.

Qualsevol dubte/aclariment o en cas de detectar qualsevol anomalia/mal funcionament, informeu a la persona responsable (Encarna Bautista).

Tarifes

- Descalcificada: 0,25€/l
- Destil·lada: 0,30€/l
- Ultrapura: 2,00€/l